



凝集素稀释液

Lectin Dilution Buffer

产品编号	规格	产品简介
VBS010	10 mL	凝集素稀释液 (Lectin Dilution Buffer) 是一种针对Vector 品牌凝集素提供的稀释缓冲液, 在免疫学、分子生物学等生命科学领域有着广泛的应用。也可作为封闭液在免疫组化、免疫荧光、ELISpot、ELISA等多种实验中使用。本品为无色透明液体, 以浓缩液 (10×) 的形式提供, 使用前需先稀释至1×。

应用范围

- 酶联免疫斑点技术 (Enzyme Linked Immunospot Assay, ELISpot)
- 酶联免疫吸附测定 (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA)
- 免疫荧光 (Immunofluorescence)
- 免疫组化 (Immunohistochemistry)
- 免疫印迹 (Immunoblotting)
- 糖生物学 (Glycobiology)

产品特点

- 本品为欣博盛生物为 Vector 品牌凝集素提供的配套稀释液。
- 也可作为封闭液使用, 用于阻断非特异性结合, 有效降低染色背景。
- 本品以浓缩液 (10×) 的形式提供。
- 本品不含蛋白阻滞剂, 如血清、脱脂乳或酪蛋白等。
- 本品不含洗涤剂成分。

使用方式

使用前, 应使用蒸馏水或去离子水将10×凝集素稀释液稀释至1×。如稀释后的1×稀释液需长期保存, 建议加入最终浓度为 0.08% (w/v) 的叠氮化钠 (NaN_3), 置于2-8°C保存。

Note

1. 该凝集素稀释液中不含洗涤剂。
2. 在某些应用中, 也可通过在工作溶液中加入最终浓度为0.05%至0.1%的Tween™20来增强阻断效果。

保存

在2-8°C保存, 有效期请参考产品标签。

注意事项

试验中请穿着试验服并带手套做好防护工作。请按实验室安全操作规范进行实验。
本试剂**仅供科研使用**, 请勿用于临床诊断或其他治疗用途。

技术支持

tech@neobioscience.com

全国统一客服

4006-800-892

订货热线

0755-26755892 (深圳)
010-88594029 (北京)
021-34613729 (上海)
020-87615159 (广州)